

胰岛素-转铁蛋白-硒添加剂

(INSULIN-TRANS-SEL-G, ITS-G)

说明书

产品包装

目录号: CM1018

规格: 5mL, 淡粉色澄清液体

有效期: 24 个月

保存条件: 2°C-8°C

产品说明

胰岛素-转铁蛋白-硒添加剂可降低多种细胞常规维持和低密度贴壁培养时所需的胎牛血清浓度。ITS 由 Earle 平衡盐溶液 (EBSS) 配制。ITS-G 适用于多种细胞的培养, 例如: F-12 培养基或 DMEM/F-12 培养基。培养初期培养基中需加入 2%-4% 的胎牛血清, 待细胞适应后, 胎牛血清浓度可进一步降低。

使用说明

➤ 按照 1: 100 的比例添加到培养基中使用。

注意事项

- 不含动物源成分。
- 本产品使用注射用水 (Water-For-Injection) 配置。
- 本产品供科学研究和生产使用, 用于组织和细胞的体外培养。
- **禁止临床使用。**



(官网)



(公众号)